

LUM製品定期点検表

検査日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

機種名		S/N	
設置場所		管理番号	
部署		検査実施者	

【注意事項】

※ローターは取り外しができませんので、設置された状態での目視点検をお願い致します。

項目	点検項目	検査方法	結果
1	設置場所	遠心機は水平に設置されているか。本体がガタついたりしないか。	はい・いいえ
2	遠心機周辺	遠心機の周囲に十分なスペースが確保されているか。 (左右：30cm以上 奥行：15cm以上)	はい・いいえ
3	ローターの固定	ローターの両サイドを持ち、上下に動かないか。 ローターを手動で回転させたとき、異音がないか。	はい・いいえ
4	ローターの状態	ローター蓋やローターの外観に、傷やヒビ、亀裂、変形、腐食はないか。	はい・いいえ
5	ローター室内	ローター室(チャンバー)内に異物の混入や水等が溜まっていないか。	はい・いいえ
6	回転軸	傷や変形、異常音がみられないか。	はい・いいえ
7	蓋のロック	蓋のロックは完全にかかるか。	はい・いいえ
8	電源ケーブルの損傷	電源ケーブルは正しく接続されているか。破損はないか。	はい・いいえ
9	ブレーキ動作	停止時に停止音が鳴るまで蓋が開かないか。 停止音の後、直ぐに蓋を開けたときにローターが止まっているか？	はい・いいえ
10	運転時の動作異常	運転時に異音や振動、温度の異常な上昇はないか。	はい・いいえ
11	換気孔	換気孔に埃がたまっていないか。	はい・いいえ
12	廃液	廃液トレーに液体が溜まっていないか。	はい・いいえ
13	外装の異常の有無	本体に傷、ヒビなどはないか。各部にネジの緩みや振動はないか。	はい・いいえ
14	耐用年数・点検時期	ローターの耐用年数、耐用回数、点検時期に達していないか。	はい・いいえ

検査結果： 問題なし / 補修の必要あり

補修内容：

【修理・メンテナンスのご依頼】

LUM Japan株式会社
〒東京都台東区蔵前4-11-3
TEL 03-5846-9811 /FAX 03-5846-9812
support@lum-japan.com